



武汉赛维尔生物科技有限公司
Wuhan servicebio technology CO.,LTD


Caseviewer2.0使用说明

扫描仪基本信息：型号 Pannoramic 250/MIDI

国家：匈牙利

浏览软件介绍：caseviewer-真正脱离显微镜视野的阅片途径


全景扫描，1-40X无损放大，不漏视野，高清晰度，长期保存，随时随地
查看采图，具有注释功能，方便标记，高清晰多彩图、同时具有对比功能，
可多个窗口浏览，便于观察。

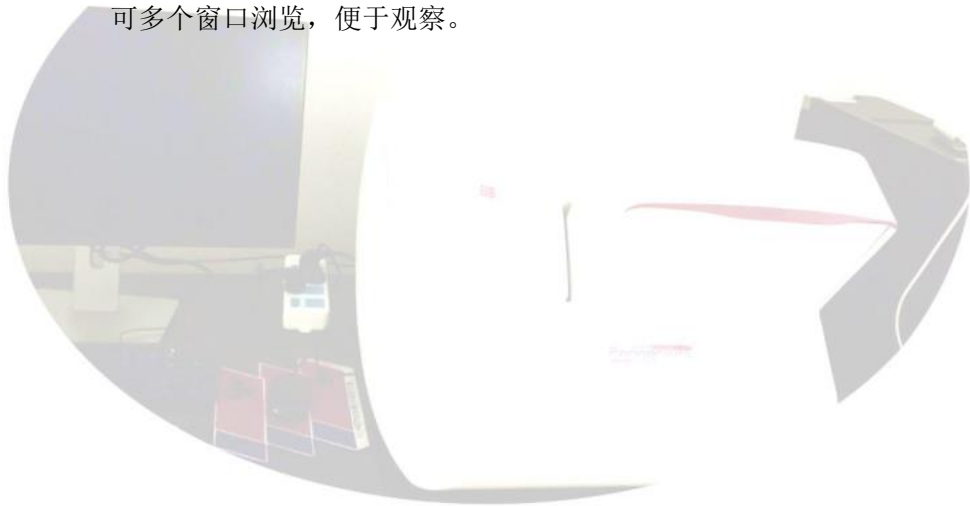


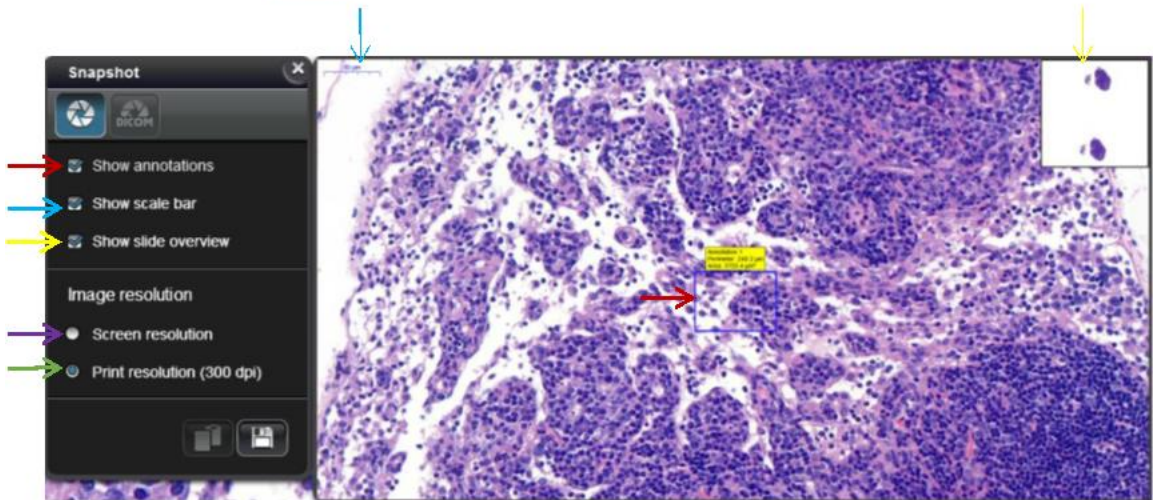


安装完毕后双击打开 caseviewer, 点击如图所示本地文件。

然后在软件中找到文件所在位置并双击打开所要浏览的切片, 如图所示

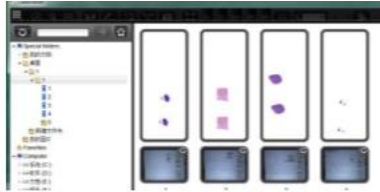

如图所示截图图标 



如图红色箭头所示显示标注
蓝色箭头所示显示标尺
黄色箭头所示显示概览
截图分辨率如图紫色箭头所示以屏幕分辨率截图
绿色箭头所示 300dpi打印分辨率截图

勾选所需要的保存的截图信息并保存。




切片信息 切片概览 放大镜 切片编号 抓手




角度旋转


如图所示为放大倍数工具

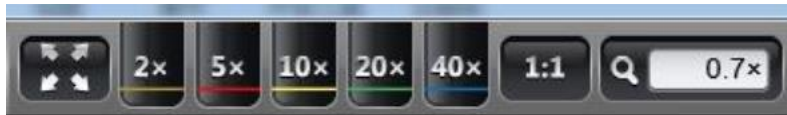


调节亮度对比

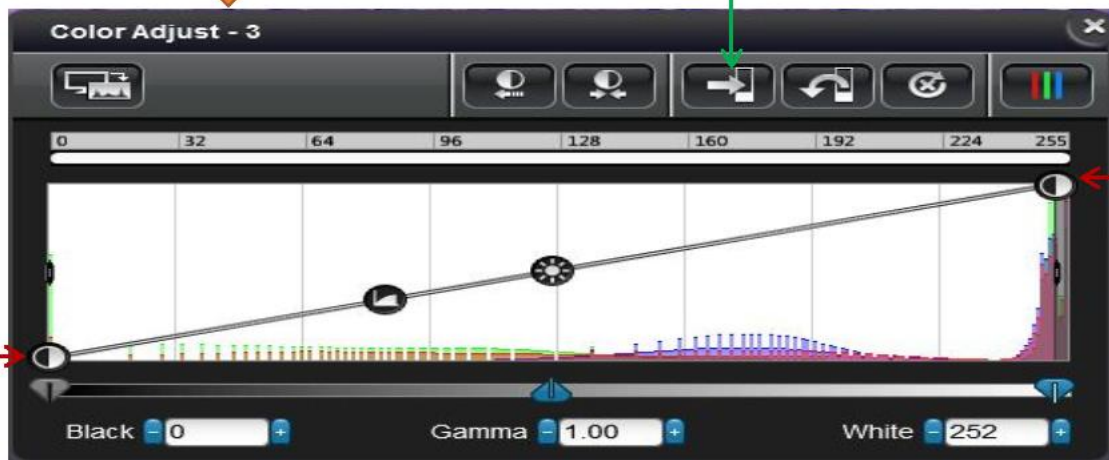


移动如图所示红色箭头来调节对比度亮度直至满意为止，然后点击如绿色箭头所示图标保存设置。荧光调节：建议单通道调节完后保存在点击下个通道进行调节（如下图）

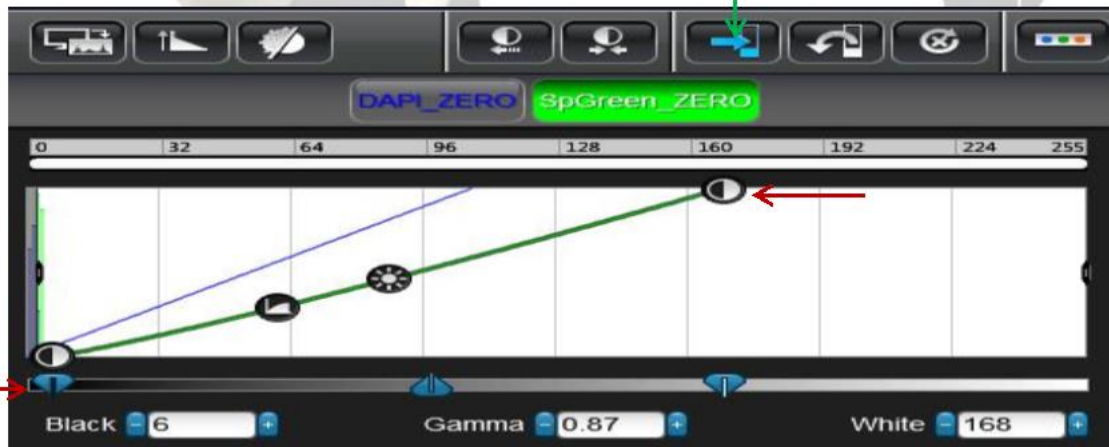

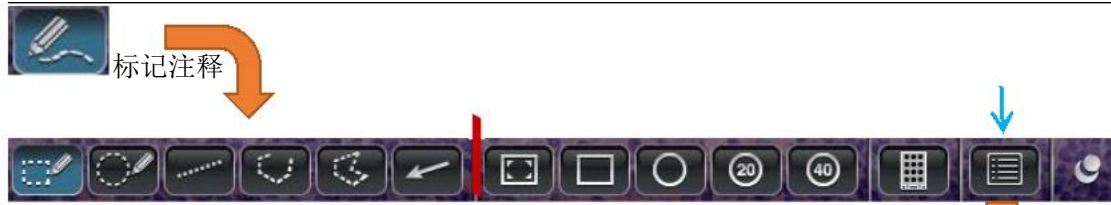


如上图所示为各种标记工具左侧为随心所欲大小。红线右侧为固定选区大小

蓝色箭头所示为注释目录，点击要操作的注释才能对其进行后续相应操作。(例如：删除，改注释名等)

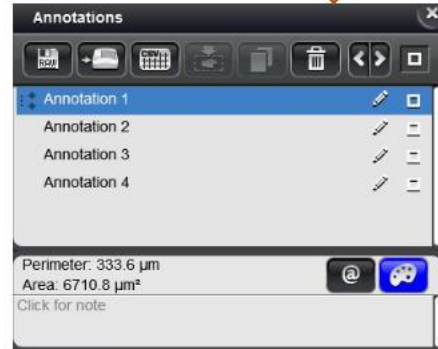

设置固定大小的注释

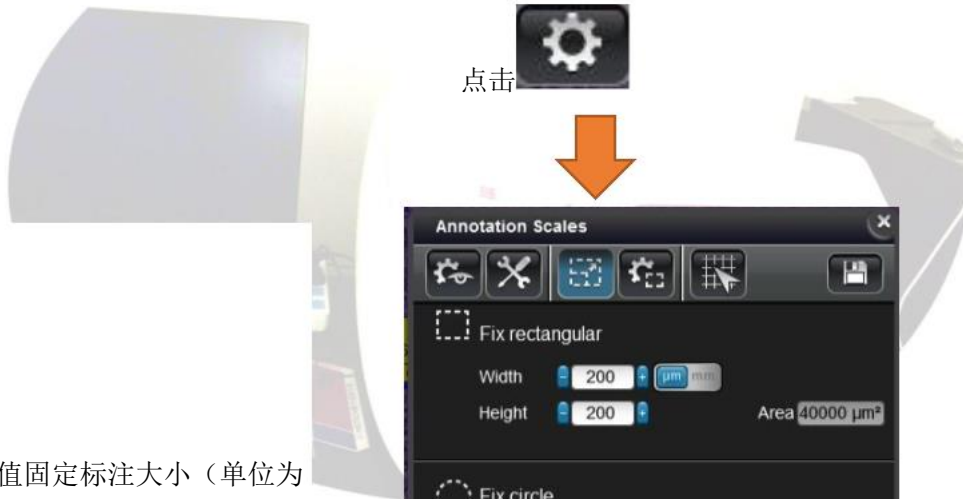

输入相应的值固定标注大小（单位为 um 或 mm）



标注图片的导出

如图所示，选中要导出的标注点击红色箭头所指图标，弹出如图 2

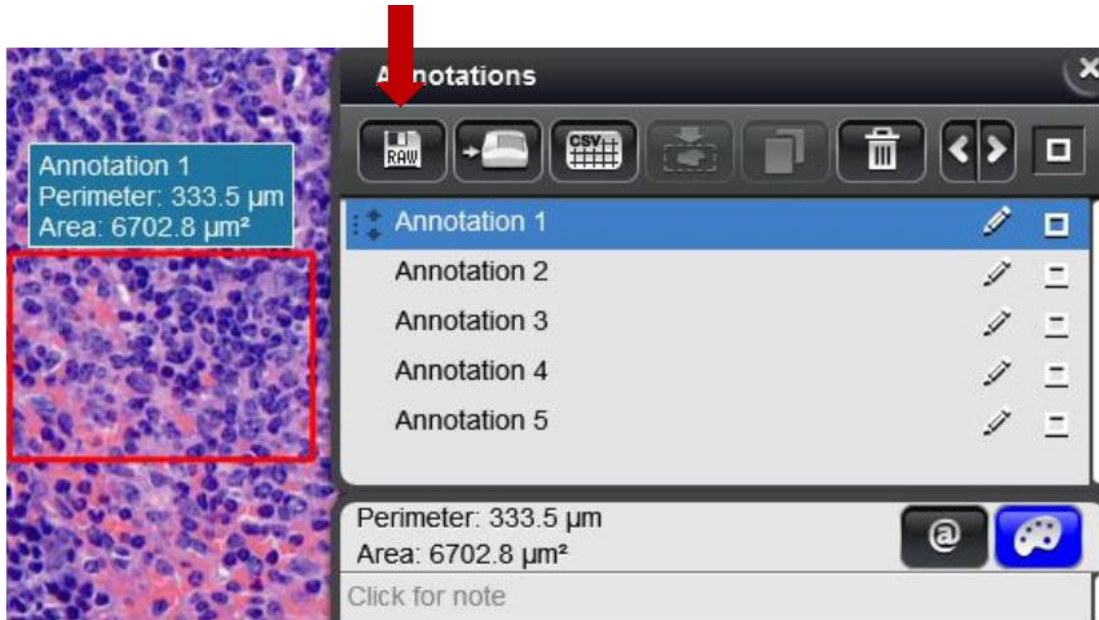


图 1

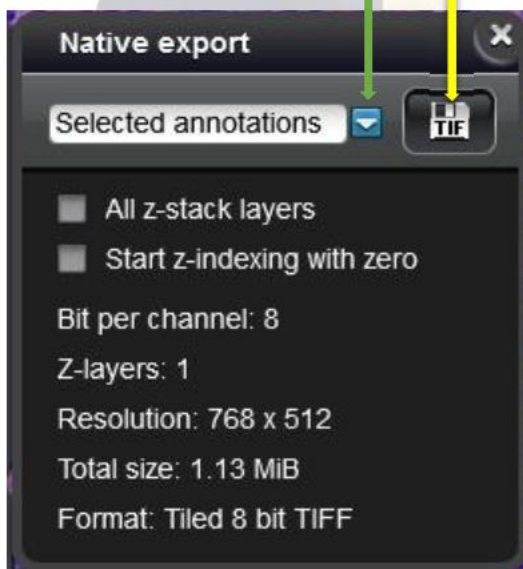


图 2



图 3

点击黄色箭头图标保存。

注：点击如图 2所示绿色箭头会弹出如图 3所示选项大意分别为①整张切片
②当前视野
③所选标注



多图关联对比查看

点击如图 a红色箭头所示△

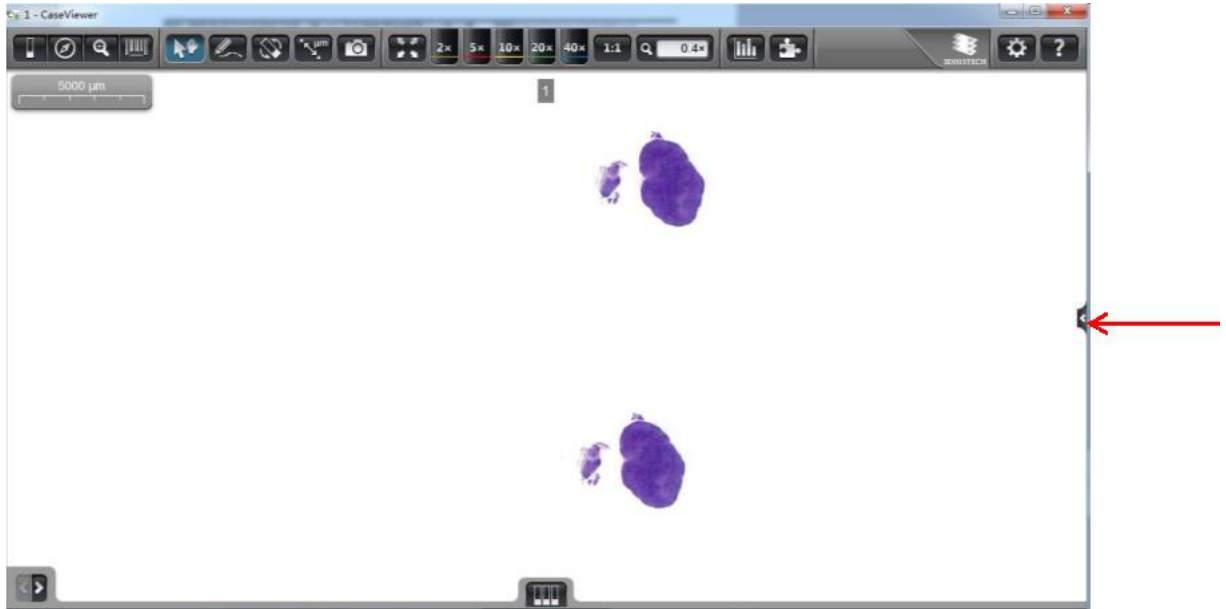


图 a

进入图 b所示窗口点击黄色箭头所示关联 2 图片，即可观察相同部位同时进行缩放。

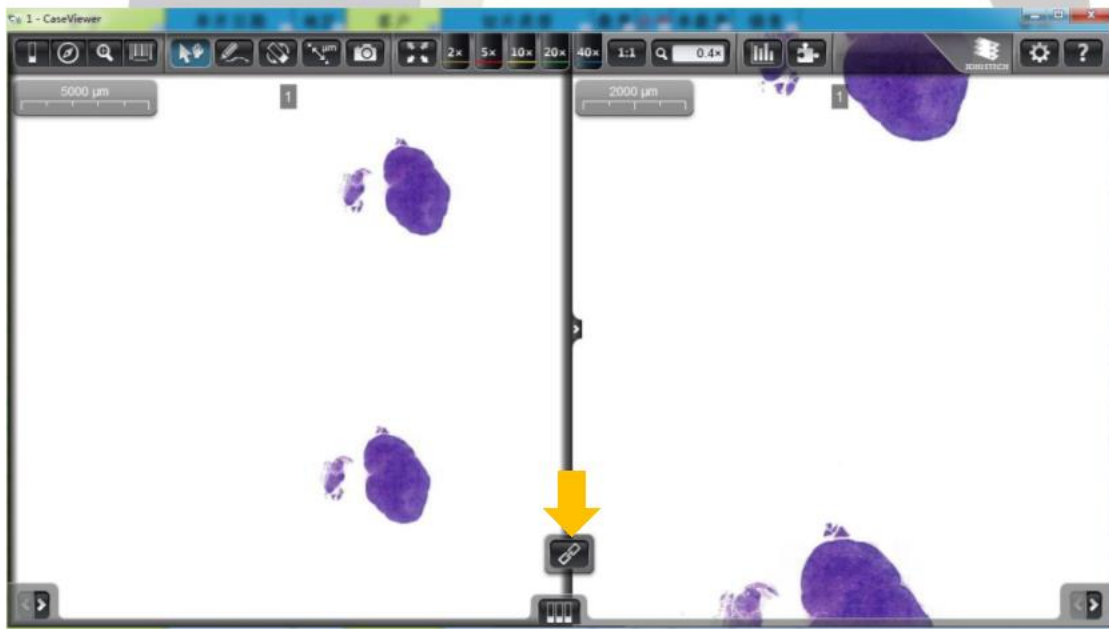


图 b



扫描要求:

切片范围要求

	MIN(mm)	MAX(mm)
WIDTH	25	26
LENGTH	75	76
THICKNESS	0.9	1.2

注: 切片完整无破损, 无外溢封片剂, 厚度均一, 无气泡, 组织无叠片掉片龟裂, 杂质附着。扫描效果最佳。

